




使用手册


苏州汶颢芯片科技有限公司

WH-ABM000101 对准平台操作说明

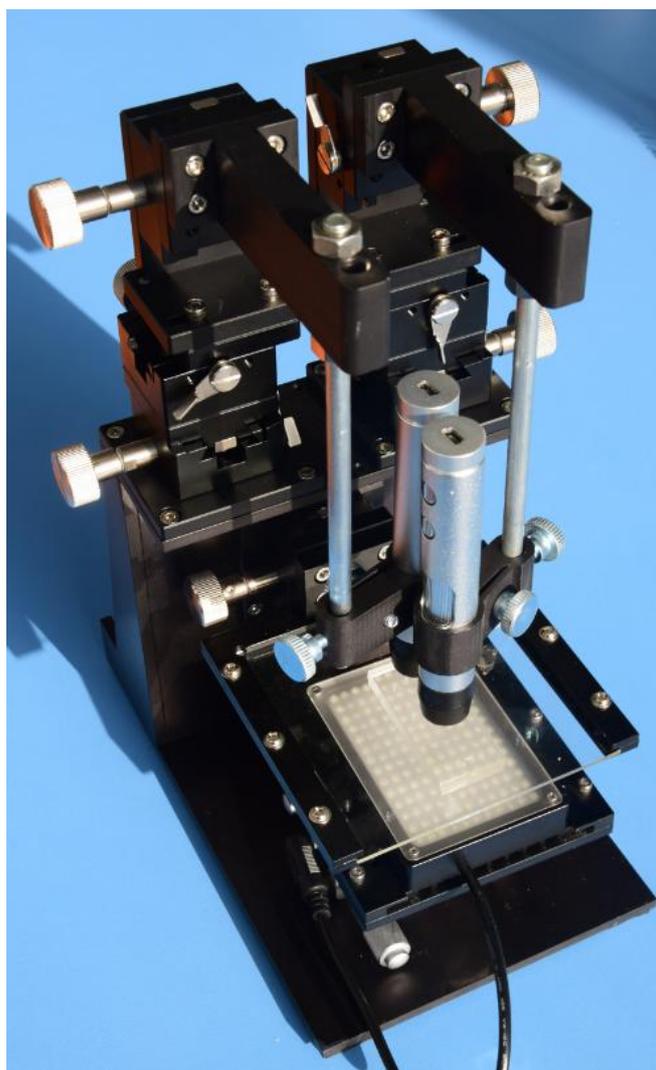

请在安装和使用此仪器前详细阅读本使用手册，并妥善保存以备日后参考

一、对准平台

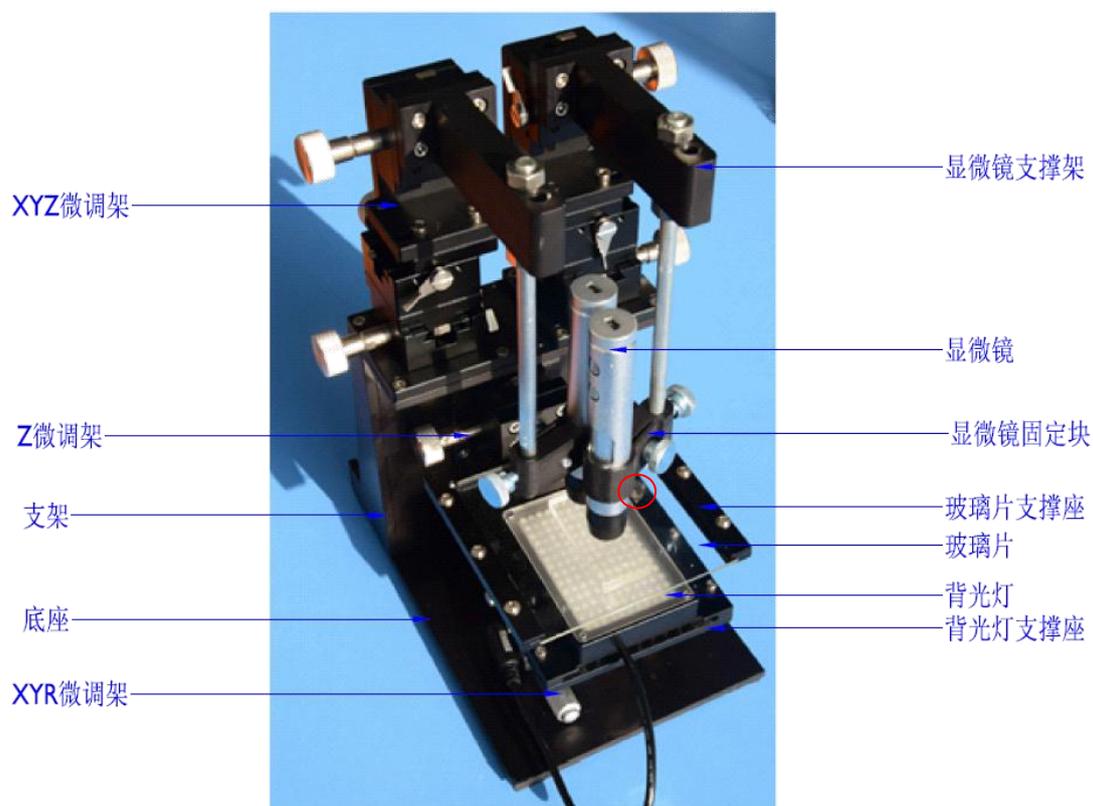

对准平台示意图

1、安装步骤:

- a) 按照上图所示安装对准平台。
- b) 插入背光灯时可在其上四个孔上的任意位置插入 m4 螺钉，固定背光灯，防止背光灯移动。

2、注意事项:

- a) 芯片键合时芯片键合面尽量贴近，避免因为显微镜聚焦不良导致显示模糊，而造成键合偏移。
- b) 如果键合的芯片过厚时，可以将 z 微调架往上移动一个位置。
- c) 物体过大显微镜无法观察两端时，可调节显微镜上螺杆的孔的位置。
- d) 在固定显微镜的时候注意锋利边易划伤手。




二、软件说明

显微镜详细的使用方法可参考《超眼软件使用说明书》，下面主要详细说明双显微镜镜头的使用方法：



将两个显微镜镜头 USB 接口插入电脑，两次双击软件图标 **superey...** 打开两个显微镜窗口，点击设置—设备源，选择 **USB 视频设备#1** 。另一个按照同样的方式，选择视频设备#2 。这样就将两个显微镜分别设置为 **USB 视频设备#1** 和 **USB 视频设备#2** 了。

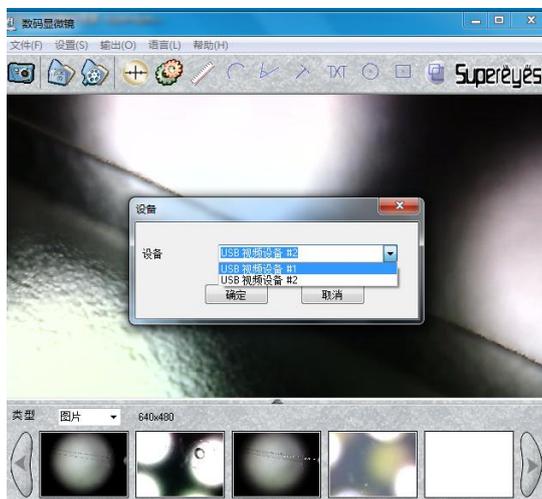



售后服务

- (1) 设备从购买之日起，整机保修壹年。
- (2) 保修期内，因产品质量问题造成损坏的一切零配件可以免费更换，无偿维修。
- (3) 凡超过保修期需要维修时，则收取上门服务费、维修费和更换的零件费。
- (4) 用户应核对所购设备的型号和出厂编号是否与本保修卡所填资料相符，若设备上标注的型号、出厂编号和保修卡所填的资料曾被删改，涂污或丢失，则设备的保修随即失效。
- (5) 保修期内若设备出现故障，请尽快与公司维修站的技术人员联系，以免影响您的使用或造成保修期限的延误。
- (6) 当设备交给用户并验收后，以下的情况不在保修范围内：超过保修期限的设备；未按说明书要求连接电源而造成设备的故障和损坏；因用户不正确的运输、保管、安装和使用而造成设备的故障和损坏；由于非专业人员的拆修而造成设备的故障和损坏；安装后因移动或跌落而造成设备的故障或损坏；使用环境（如电源、水源、温度、湿度等）是非本公司所能控制的因素而造成设备的故障和损坏；因意外灾害事故（水灾、火灾、煤气事故等）而造成设备的故障和损坏。如果以上情况发生，用户要求维修，公司维修站的技术人员将会收取上门服务费、维修费和更换的零件费。因此在使用本产品前请仔细阅读使用手册。
- (7) 维修站的技术人员会按距离远近和交通状况收取上门服务费。
- (8) 欢迎您对我们产品的质量和售后服务提出宝贵意见。
- (9) 公司维修站在接到用户的报修信息后 24 小时内给予响应。

公司名称：苏州汶颢芯片科技有限公司

公司地址：江苏省苏州市工业园区方洲路 128 号 1 区 A 幢

联系电话：(0512) 62525801

公司网址：www.whchip.com

E-mail：kf@whchip.com



装箱清单

1、WH-ABM000101 对准平台	1 台
2、对准平台使用手册	1 份
3、背光灯（带电源插头）	1 份
4、超眼电子显微镜（带数据线、说明书、安装光盘等）	2 份
5、100X100X2 玻璃	1 块
6、保修卡	1 份
7、说明书	1 份

注：清点包装箱内的附件和印刷资料，箱内的附件和资料请按照装箱清单对照检查。